

Premi®Test: Istruzioni per l'uso



1 - Tagliare con le forbici il necessario numero di ampolle facendo attenzione a non danneggiare le ampolle adiacenti.



5 - Eliminare il fluido in eccesso sciacquandolo delicatamente per due volte con poca acqua, successivamente rimuovere con cautela i residui di acqua.



2 - Prendere circa 2 cc di carne magra ed estrarre circa 250 µl di fluido.



6 - Chiudere l'ampolla con il rivestimento fornito con il Premi®Test per evitare l'evaporazione.



3 - Pipettare lentamente 100 µl di fluido nell'agar dell'ampolla.



7 - Controllare la temperatura del termoblocco (64°C).

Inserire l'ampolla nel termoblocco.



4 - Lasciare diffondere il campione nell'agar a temperatura ambiente per 20 minuti.



8 - Rimuovere l' ampolla dal termoblocco dopo circa 3 ore. Osservare il colore sviluppatosi nei 2/3 inferiori dell'agar.

Campione → Negativo → Crescita batterica → Variazione colore



Campione → Positivo → Nessuna crescita → Nessuna variazione di colore



Version 0507
Date of issue: September 1, 2006

DSM Nutritional Products
DSM Premi®Test B.V., P.O. Box 1163,
6160 BD Geleen, The Netherlands, Tel. +31 (0)46 4763573
Fax. +31 (0)46 4763737, Internet site: www.premitest.com

Although the facts and suggestions in this publication are based on our own research and are believed reliable, we cannot assume any responsibility for performance or results obtained through the use of our products herein described, nor do we accept any liability for loss or damages directly or indirectly caused by our products. The user is held to check the quality, safety and all other properties of our product prior to use. Nothing herein is to be taken as permission, inducement or recommendation to practise any patented invention without a license.