

### Instrucciones para la aplicación de orina




1. Tome una muestra de unos 100 ml de orina de porcino o de vacuno.



2. Añada a la muestra de orina los 10 ml de la ampolla de orina con pretratamiento para Premi<sup>®</sup>Test.



3. Agite la mezcla de orina.

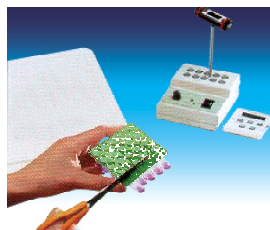

4. Corte el número necesario de ampollas de Premi<sup>®</sup>Test con unas tijeras (con cuidado de no dañar la lámina de las otras ampollas).



5. Pipetee 100 µl de la mezcla de orina lentamente en el agar de la ampolla de Premi<sup>®</sup>Test. No distorsione el agar.



6. Deje reposar la mezcla a temperatura ambiente durante 20 para realizar la predifusión.



7. Elimine la mezcla de orina enjuagando el ensayo dos veces con agua. Elimine con cuidado el agua de la ampolla de Premi<sup>®</sup>Test.



8. Selle la ampolla de Premi<sup>®</sup>Test con la lámina suministrada en el kit para evitar la evaporación.



9. Incube el ensayo en un incubador de bloque calefactor DSM o en un baño de agua a 64°C (± 0,5 °C).



10. Retire la ampolla de Premi<sup>®</sup>Test del incubador cuando el control negativo haya cambiado de color.

**Muestra de orina**

→ **Negativo** → **Crecimiento bacteriano** →



**Cambio de color**

**Muestra de orina**

→ **Positivo** → **Sin crecimiento bacteriano** →



**Sin cambio de color**

Version: 0507  
Date of issue: March 17, 2006

DSM Nutritional Products  
DSM Premi<sup>®</sup>Test B.V., P.O. Box 1163,  
6160 BD Geleen, The Netherlands, Tel. +31 (0)46 4763573  
Fax. +31 (0)46 4763737, Internet site: www.premitest.com

Although the facts and suggestions in this publication are based on our own research and are believed reliable, we cannot assume any responsibility for performance or results obtained through the use of our products herein described, nor do we accept any liability for loss or damages directly or indirectly caused by our products. The user is held to check the quality, safety and all other properties of our product prior to use. Nothing herein is to be taken as permission, inducement or recommendation to practise any patented invention without a license.